

## 製薬企業様向け拭き取り検査器具


## y-pit ワイピット γ線

～ γ滅菌済の試験管タイプで製造現場への持ち運びも容易～

y-pit γ線は、綿棒一体型のキャップを採用した拭き取り検査器具です。  
クリーンルーム、製薬・医療機器製造現場でのふき取り検査が行えます。

## 拭き取り検査方法

本体からキャップを取り、綿棒部で検査箇所を拭き取ります。例えば作業台などの場合、  
10cm×10cm(100cm<sup>2</sup>)を右記の図のように①の方向に数回、②の方向に数回拭き取ります。拭き取り後はスポイトなどを用いて培地へ検液を滴下もしくは直接塗布します。

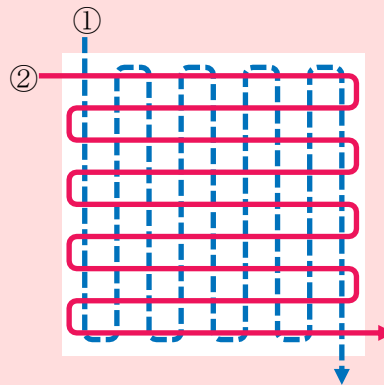

## 特 徴

- 少量:8本単位でご提供いたします。  
必要な数量をご利用下さい
- γ線滅菌:γ線滅菌済で、クリーンルーム、製薬・医療機器製造現場のふき取り検査に適しています
- ECO:既存のふき取り検査器具は数量が多く、ほとんどを捨ててしまいがちですが、使い切りタイプでゴミも削減できます
- コンパクトサイズ:少量だから梱包材も小さくコンパクトサイズで、持ち運びが容易です

## ■ 製品仕様

品 番	051-51301	051-51401
品 名	ワイピットγ線	
入 数	8本×5袋(40本)/箱	8本×10袋(80本)/箱
材 質	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	
容 量	10ml/本	
使用期限	製造日より3ヶ月	
送 料	弊社負担	

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト ワイピット

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)