

手のひら用 ハンドスタンプシャーレ

～指先から手のひらまで全体を一度に検査できます～

■特徴

- ・手のひらの細菌汚染状態を確認するため、手のひら全体が入る大きさのシャーレです。
- ・手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認することができます。
- ・手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上に役立ちます。

■ご使用方法

1. ハンドスタンプシャーレに 80mlを目安に培地を分注します。
 2. 培地の表面に手のひらを押しつけます。
 3. インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認します。
- ※検査対象の細菌ごとに培地分注済み製品があります。



■製品仕様

品名	ハンドスタンプシャーレ		培地入りハンドスタンプシャーレ			
			一般生菌用・標準寒天培地	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地	黄色ブドウ球菌用・卵黄加マンニット食塩寒天培地	カビ、酵母用 CP 加ポテトデキストロース寒天培地
品番	011-90101	011-90102	011-90201	011-90202	011-90203	011-90205
入数	120 枚/箱 (10 枚包装)	60 枚/箱 (10 枚包装)	60 枚/箱(1 枚ずつ包装) ※30 枚包装もございます。お問い合わせ下さい。			
本体サイズ	21.5cm × 14.5cm × 1.2cm(深さ)					
材質	シャーレ:ポリスチレン					
滅菌	シャーレ:電子滅菌/培地:オートクレーブ滅菌					
使用期限	製造日より3ヶ月					
保存方法	常温保存		冷蔵保存(4℃～8℃)			
送料	弊社負担					

その他用途(菌種)及び使用枚数に応じてご用意しております。
サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト スポイト

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp