

糞便系大腸菌群検査用

EC 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

使用方法

1. 段階希釈した試料液をご用意下さい。
 2. キャップをあげる前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いて下さい。
 3. キャップをあけ、試料液 1mlをそれぞれ 3 本(または 5 本)の本品に滴下して下さい。
 4. 恒温水槽を用いて、44.3℃～44.7℃で 22～26 時間培養します。
 5. 培地の濁りとダーラム管の中に気泡が見られれば、陽性と判断できます。
 6. 確定試験をする場合には EMB 寒天培地で行って下さい。
- ※希釈倍率・検査本数については検体により異なります。

■検出可能な菌:糞便系大腸菌群

■培養条件:44.3℃～44.7℃ 24±2 時間

■判 定:培地の濁りとダーラム管に気泡有で陽性



特 徴

- 糞便系大腸菌群用培地
- 自家調製不要ですぐに検査で使用可能
- 自立式の容器の為、両手作業時に便利
- 滅菌済み製品
- 生ハム、ソーセージ等の食肉製品や冷凍食品(加熱後摂取・凍結前未加熱食品:フライドポテトなど)で使用可能

■ 製品仕様

| | | |
|-------|--|---------------------------------|
| 品 番 | 3201053-12042 | 3201053-12142 |
| 入 数 | 240 本(40 本×6 箱) | 120 本(40 本×3 箱) |
| 価 格 | ¥24,960-別途消費税 (1 本あたり@¥104-) | ¥13,920-別途消費税 (1 本あたり@¥116-) |
| 本体サイズ | 試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付 | |
| 材 質 | 本体(試験管):ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン ダーラム管:ポリカーボネート | |
| 容 量 | 10ml/本 | |
| 使用期限 | 製造日より6ヵ月 | |
| 保存方法 | 常温保存 | |
| 送 料 | 弊社負担 | |

60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地

検索



株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp