

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

日本薬局方
対応

混釈培養液 湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

特 長

- 培地調製の必要がありません。
- 湯せんをするだけで簡単に培地が作製できます。
- 短時間にて、培地を溶解できます。
- 培地調製毎にメーカー保証の試験成績書をお付けいたします。



ご使用方法

- ① 培地または、ボトルの全体がつかる水をご用意下さい。
- ② 蓋を緩めないで培地または、ボトルを水に立てつけて下さい。
- ③ 液状になるまで約 15 分、湯せんして下さい。
- ④ 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約 50℃に下げてください。
- ⑤ あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約 20ml 分注し、混釈培養をします。

製品仕様

品 名	細菌用 SCD寒天培地 (局方対応)		真菌用 サブロー寒天培地 (局方対応)	
	品 番	055-11016D	055-12016D	055-11015D
入 数	100本	20本	100本	20本
容 量	100ml	500ml	100ml	500ml
価 格	¥42,700- (@427-) 別途消費税	¥39,800- (@1,990-) 別途消費税	¥83,300- (@833-) 別途消費税	¥65,840- (@3,292-) 別途消費税
材 質	本体およびキャップ:ポリプロピレン		本体およびキャップ:ポリプロピレン	
使用期限	製造日より6カ月		製造日より6カ月	
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)		冷蔵保存(4℃～8℃)	
送 料	弊社負担		弊社負担	

* その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。

* サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

〒527-0082

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp