


FM-Plate 専用アプリ

1・URLにアクセスしアプリを立ち上げる

URL : <http://211.6.74.57:96>

写真をアップロードしてください。

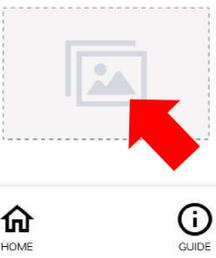

最初にトップ画面を立ち上げる。続けて中心部分をタップします。

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

4・アップロード写真の再確認

この画像を解析します。よろしいですか？



選択した写真で間違い無いか、再確認を行い、アップロードボタンをクリックする。

アップロードする

キャンセル

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

2・読み込み方法を選択

3つの選択肢からFM-Plateの読み込み方法を選ぶ。※例では写真撮影を説明します



写真ライブラリ

写真を撮る

ファイルを選択

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

5・コロニーを確認


撮影日時 2022.05.16 17:32

撮影場所

備考

菌数 8

送信先メールアドレス

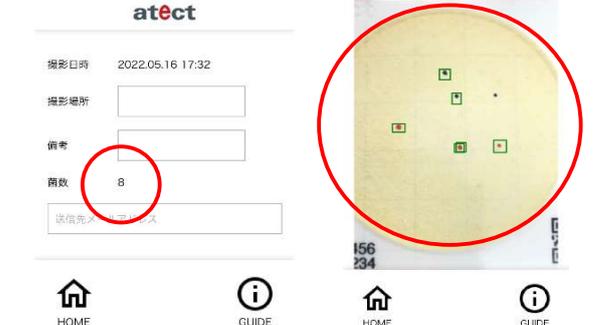

HOME GUIDE HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

3・端末のカメラ機能でFM-Plateを撮影

FM-Plateの円形部分が写真に収まっていることを確認し、右下の「写真を使用」をクリックする。



再撮影

写真を使用

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

6・コロニーの編集開始

手順5の画面を下方にスクロールし、「編集する」ボタンをクリックする。



この内容でよろしいですか？

編集する

メールで送る

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

<FM-Plateについてご案内>

- ◆トップ画面に戻るときは「ホームボタン」をクリックしてください
- ◆「GUIDE」ボタンは今後更新致しますので稼働致しません
- ◆プレートに印字されているQRコードは弊社管理用のため使用には関係ございません

連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町3275-1

TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp

FM-Plate 専用アプリ

7・コロニーカウント編集作業

atect
菌と判断する箇所をタップしてください。

菌数 8

コロニーでチェックがついていない箇所をタップ（不要な場合は枠をタップすると消える）

HOME GUIDE

©2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

10・送信ボタンをクリック

156
234

この内容でよろしいですか？

編集する **メールで送る**

HOME GUIDE

©2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

必要項目入力後は「メールで送る」をクリックし、「送信する」をクリックする

8・チェック作業終了

この内容でよろしいですか？

完了する

HOME GUIDE

©2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

チェック終了後、下方にスクロールすると「完了」ボタンが表示されるのでクリックする。

11・送信確認

atect

biosales@atect.co.jp宛にメールを送信しました。

送信したPDFをダウンロードする

撮影日時 2022.05.16 17:39

撮影場所

備考

HOME GUIDE

©2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

送信後はメールを受信できているか確認を行う。また矢印からデータを確認する。

9・必要項目の入力

atect

撮影日時 2022.05.16 17:32

撮影場所

備考

菌数 8

送信先メールアドレス

HOME GUIDE

©2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

「撮影場所」「備考」「メールアドレス」を埋めて下方にスクロールする。

12・データの確認と保存

atect

撮影日時 2022.05.16 17:32

撮影場所

備考

菌数 8

送信先メールアドレス biosales@atect.co.jp

作成したコロニー写真をPDFデータで保管することができます。

<FM-Plateについてご案内>

- ◆手順7、8と9を逆に入力すると、メールアドレスなど消えるためご注意ください
- ◆メール送信後は迷惑メールに保管される場合がございますのでご注意ください

連絡先:滋賀県東近江市上羽田町3275-1

TEL:0120-812-880 FAX:0120-82-4929

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp