

## Product Information

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

## 拭き取り検査に役立つ

## 滅菌綿棒


～測定機器、機械ラインの細い隙間の拭き取りなどに御使用いただけます～

作業台の隙間や、手指など細かな場所の拭き取りに最適です。

## 拭き取り検査方法


## ○ 製造ライン、作業台

作業台などの場合、10cm×10cm (100cm<sup>2</sup>) を右記の図のように①の方向に数回、②の方向に数回拭き取ります。

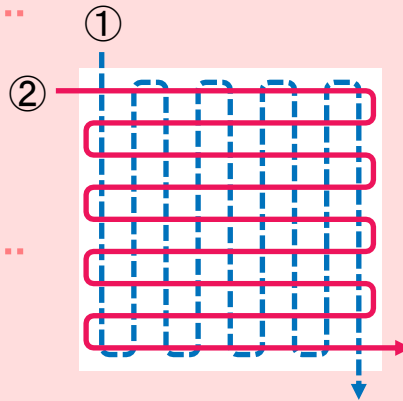

## ○ 包丁、手指等

100 cm<sup>2</sup>の拭き取りが出来ないような場合は、検査結果の平準化を図る為に検査部位を統一する必要があります。拭き取りを行うときは、あらかじめ検査する部位を決めておいて下さい。

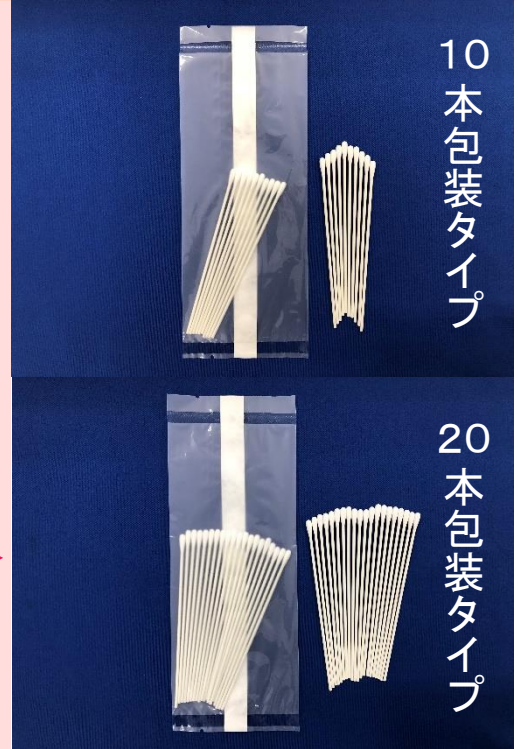

## 実際のお客様の使用法

A 社様	従業員の方の手指の検査
B 社様	現場の作業台、計器類の検査
C 社様	工場内備品・設備、従業員の方の手袋、エプロン、シンクや作業台、直接食品が触れるところを検査



20本入りが拭き取り検査に便利なようよ  
3社様とも20本入りを購入されているわ

## ○ 製品仕様

品番	017-20001	017-20002
包装タイプ	10本包装	20本包装
入数	1,000本 (10本×100袋/箱)	1,000本 (20本×50袋/箱)
本体サイズ	長さ15cm×綿球直径0.5cm	
保存方法	常温保存	
材質	綿球部:綿 軸部:紙	
滅菌	酸化エチレンガス(EOG)滅菌	
価格	お問い合わせください	お問い合わせください
送料	弊社負担	

\* サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために

直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)