

## 糞便系大腸菌群検査用

## EC 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

## 使用方法

1. 段階希釈した試料液をご用意下さい。
  2. キャップをあげる前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いて下さい。
  3. キャップをあけ、試料液 1mlをそれぞれ 3 本(または 5 本)の本品に滴下して下さい。
  4. 恒温水槽を用いて、44.3℃～44.7℃で 22～26 時間培養します。
  5. ダーラム管の中に気泡が見られれば、陽性と判断できます。
  6. 確定試験をする場合には EMB 寒天培地で行って下さい。
- ※希釈倍率・検査本数については検体により異なります。

- 検出可能な菌:糞便系大腸菌群
- 培養条件:44.3℃～44.7℃ 24±2 時間
- 判 定:ダーラム管に気泡有で陽性



## 特 徴

- 糞便系大腸菌群用培地
- 自家調製不要ですぐに検査で使用可能
- 自立式の容器の為、両手作業時に便利
- 滅菌済み製品
- 生ハム、ソーセージ等の食肉製品や冷凍食品(加熱後摂取・凍結前未加熱食品:フライドポテトなど)で使用可能

## ■ 製品仕様

品 番	3201053-12042	3201053-12142
入 数	240 本(40 本×6 箱)	120 本(40 本×3 箱)
価 格	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい
本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材 質	本体(試験管):ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容 量	10ml/本	
使用期限	製造日より9ヵ月	
保存方法	常温保存	
送 料	弊社負担	

60 本でのお取り扱いもごさいます。  
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)