

長期保存可能

無菌卵黄液

～ふたを開けて培地に添加するだけ！手間が要らない！～

使用例

卵黄加マンニット食塩寒天培地（卵黄換算 3%）

精製水 940ml調整後、卵黄液 60ml 添加。

または、精製水 470ml で調整後、卵黄液 30ml 添加

ベアードパーカー寒天培地（卵黄換算 1%）

精製水 1000ml で調整後、卵黄液 20ml 添加

卵黄加 NGKG 寒天培地（卵黄換算 2%）

精製水 960ml 調整後、卵黄液 40ml 添加

CW 寒天培地（卵黄換算 5%）

精製水 900ml で調整後、卵黄液 100ml 添加

使用方法

- ① 使用する培地を調製する。
- ② 培地を滅菌後、45～50℃に冷却する。
- ③ キャップを開封する前に、ゆっくり瓶を振って中身をよく混ぜる。
このとき激しく振らないで下さい。泡が多く出て培地表面が滑らかでなくなってしまうです。
- ④ 無菌卵黄液を培地に添加する。
添加時は培地を攪拌しながら、ピペットなどで少量ずつ加える。
一度に加えると局所的に温度が低くなり培地が固まることがあるので注意する。



特 徴

■ 粉末培地の調製比例に使いやすい

■ ガンマ線滅菌済みのため、長期保存が可能

■ 成分表（1本 50mlあたり）

卵黄	25ml
塩化ナトリウム（濃度）	0.425%
精製水	25ml

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

■ 製品仕様

品番	3201053-14001		
品名	無菌卵黄液 50ml		
入数	2本/箱	容量	50ml/本
滅菌方法	ガンマ線滅菌		
使用期限	製造日から12ヶ月		
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)		
価格	お問い合わせください		
送料	1～2箱(2本、4本)発送：別途¥600-		
	3箱(6本)以上発送：弊社負担		

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 無菌卵黄液



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp